



Экспресс-анализ кормов, комбикормов и комбикормового сырья за 1 минуту

на БИК-анализаторе «ИнфраЛЮМ ФТ-12»

- | | | |
|----------------|---------------|-------------|
| ■ Протеин | • Лизин | • Изолейцин |
| ■ Аминокислоты | • Метионин | • Валин |
| ■ Влажность | • Аргинин | • Пролин |
| ■ Жир | • Тирозин | • Треонин |
| ■ Клетчатка | • Фенилаланин | • Серин |
| ■ Зола | • Гистидин | • Аланин |
| ■ Фосфор | • Лейцин | • Глицин |

ПРОСТОТА АНАЛИЗА


- Прибор поставляется с базовыми градуировками.
- Проводится автоматическое тестирование прибора.
- Не используются реактивы и расходные материалы.
- Не требуется высокая квалификация персонала.

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Измельченную пробу помещают в кювету



2. Кювету устанавливают в прибор и начинают измерение

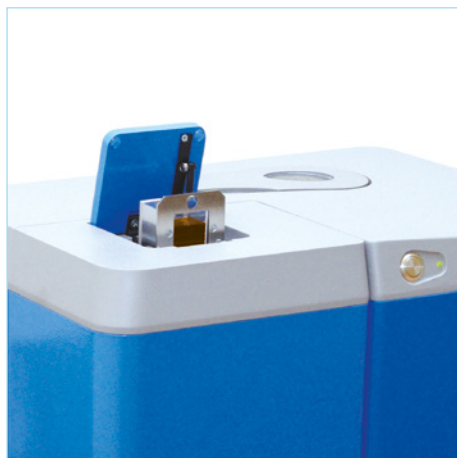

3. Через 1 минуту получают результаты сразу по всем показателям

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

Анализируемый продукт:
Образец

Шрот соевый
14

Результаты анализа

№	Показатель	Результат		Диапазон
1	Общая влажность	11,74	%	8,80 - 12,70
2	Сырой протеин	47,68	%	37,49 - 47,70
3	Сырой жир	1,53	%	0,66 - 3,41
4	Сырая зола	6,98	%	1,60 - 8,18
5	Сырая клетчатка	5,15	%	2,27 - 10,90
6	Фосфор	0,6	%	0,51 - 0,87
7	Кальций	1,2	%	0,31 - 3,03
8	Лизин	2,9	%	2,09 - 3,16
9	Аргинин	1,85	%	1,83 - 3,27
10	Тирозин	2,01	%	1,12 - 2,35
11	Фенилаланин	2,07	%	1,21 - 2,49
12	Гистидин	3,16	%	0,66 - 3,65
13	Лейцин	2,97	%	2,03 - 3,74
14	Изолейцин	1,57	%	1,11 - 2,52
15	Метионин	2,85	%	0,25 - 3,42
16	Валин	1,99	%	1,47 - 2,53
17	Пролин	2,68	%	2,12 - 3,02
18	Треонин	1,5	%	1,39 - 2,22
19	Серин	2,28	%	1,75 - 2,66
20	Аланин	2,28	%	1,55 - 2,40
21	Глицин	1,83	%	1,55 - 2,26

Заказчик

Лаборатория

Дополнительная информация

Дополнительная информация:

Оператор:

Лаборатория

Протокол создан:

07.02.2023 14:56

СЕРТИФИКАЦИЯ



Госреестр СИ РФ
№ 53237-13



Госреестр СИ РБ
№ РБ 03 09 5320 18



Госреестр СИ РК
№ KZ.02.01.00231-2019



Декларация о соответствии
TC № RU Д-RU.AB49.B.00294/18



ТОО «ЛЭМЭКС-ВОСТОК»
070004, г. Усть-Каменогорск,
ул. М. Горького, 57
+7 (7232) 413-303
info@lumex.kz
lumex.kz