



Экспресс-анализ мяса и мясопродуктов за 1 минуту

на БИК-анализаторе «ИнфралЮМ ФТ-12»

Мясные продукты:

- говядина
- свинина
- мясо птицы
- субпродукты
- фарши
- колбасы

Показатели:

- жир
- влага
- белок

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Для показателей «Массовая доля жира», «Массовая доля влаги» и «Массовая доля белка» Группой компаний «Люмэкс» разработана и метрологически аттестована методика измерений **М 04-89-2019** (ФР.1.31.2019.34465).

Показатели	Диапазон измерений, %	SECV**
Массовая доля жира	0,5–15	0,4
	15–50 (90*)	1,0
Массовая доля влаги	10–80	1,0
Массовая доля белка	4–26 (32*)	0,6
Массовая доля золы	0,5–3,3	0,33
Содержание каррагинана	0–6	0,3
Содержание сои	0–38	2,0
Содержание пшеничной муки	0–15	1,6
Содержание сухого молока	0–7,5	1,0
Содержание соли	0,9–2,9	0,2

* Возможности градуировочной модели.

** SECV – стандартное (среднее квадратическое) отклонение по градуировочной модели.


ПРОСТОТА АНАЛИЗА

- Прибор поставляется с базовыми градуировками.
- Проводится автоматическое тестирование прибора.
- Не используются реактивы и расходные материалы.
- Не требуется высокая квалификация персонала.


ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ



1. Перемолотую пробу помещают в кювету

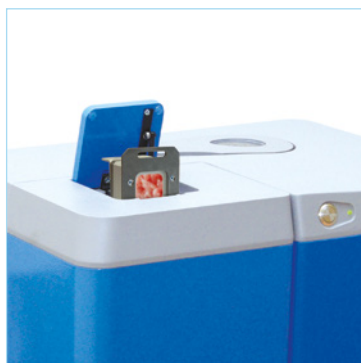

2. Кювету устанавливают в прибор и начинают измерение

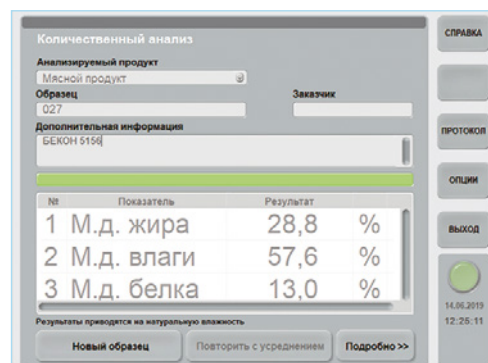

3. Через 1 минуту получают результаты сразу по всем показателям

СЕРТИФИКАЦИЯ



Госреестр СИ РФ
№ 53237-13



Госреестр СИ РФ
№ РФ 03 09 5320 18



Госреестр СИ РК
№ KZ.02.01.00231-2019



Декларация о соответствии
ТС № RU Д-РУ.АВ49.В.00294/18



ТОО «ЛЮМЭКС-ВОСТОК»
070004, г. Усть-Каменогорск,
ул. М. Горького, 57
+7 (7232) 413-303
info@lumex.kz
lumex.kz